


ECT 4200 电子恒温加样台

快速操作指南


Version 1.0

一、使用说明

1. 取出仪器，置于水平、平整台面上；
2. 确认电子恒温加样台电源开关在“O”侧；
3. 在解冻区、加样区放置合适的金属管架模块；
4. 连接电源，将电源开关按至“I”侧，仪器屏幕亮起并工作，加样区开始降温。同时，解冻区开始升温；
5. 等加样区达到工作温度后，屏幕显示“Ready”，即可进行实验；
6. 实验结束，按下电源开关键，进行关机。关机后，电源开关按至“O”侧，将电源插头从插座处拔出。

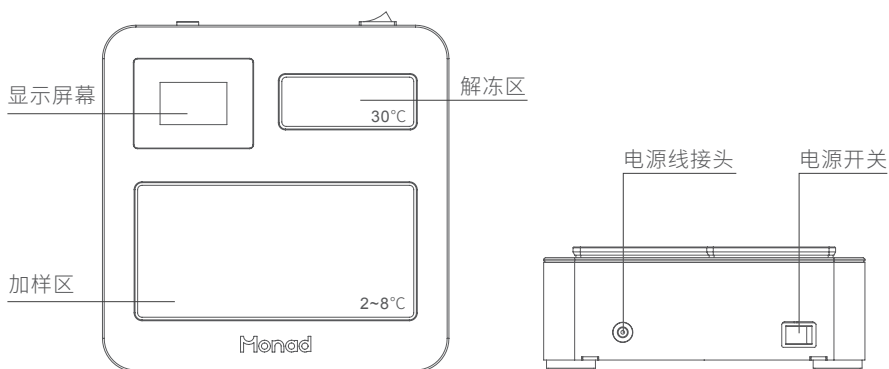

二、屏幕显示说明

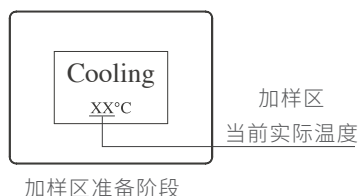

生产商
Producer

莫纳生物科技有限公司
Monad Biotech Co., Ltd.

研发生产基地
R&D and Production Bases

苏州：苏州工业园区杏林街 78 号 13A 栋
武汉：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号 C12 栋

运营中心
Operation Center

上海徐汇区宜山路 700 号
B2 幢 1004 单元

Tel
Fax
E-mail

+86-(0)21-64868889
+86-(0)21-64868669
support@monadbiotech.com



400-928-3698



Simply Discover More
至简致真·探索无限