

HSL 180 数控线性摇床 快速操作指南

请首先阅读该快速操作指南后再对仪器进行操作！

使用过程中如果存在疑问，请参考仪器使用说明手册，确保规范使用仪器！


一. 开箱

开箱后请依据《仪器装箱清单》中的内容对包装箱内物品进行清点核实。

二. 操作

1. 将摇床放置于平稳且安全处；
2. 确保铭牌上指定的工作电压与电网供电电压匹配；
3. 安装配套夹具；
旋松夹具安装螺丝（共四个）；将夹具放置于震荡盘上（使夹具固定爪插入夹具安装螺丝与震荡盘之间）；旋紧夹具安装螺丝即安装完毕。
4. 连接电源线；
5. 打开电源开关；
6. 速度设置：旋转转速调节旋钮设置震荡速度（顺时针增加，逆时针减小）；
7. 时间设置：旋转时间调节旋钮设置震荡时间（顺时针增加，逆时针减小。减小至显示“--：--”时表示时间无限大）；
8. 开始运行
连续运行：按压转速调节旋钮仪器开始按照设定速度连续运行；
定时运行：按压时间调节旋钮仪器开始按照设定速度运行设定的时间；
连续运行时，按压时间调节旋钮进入定时运行；
9. 停止运行
连续运行状态下：按压转速调节旋钮仪器停止运行；
定时运行状态下：按压转速调节旋钮或时间调节旋钮仪器停止运行；
10. 关闭电源开关。

⚠ 注：运行状态下速度及时间不可设置。

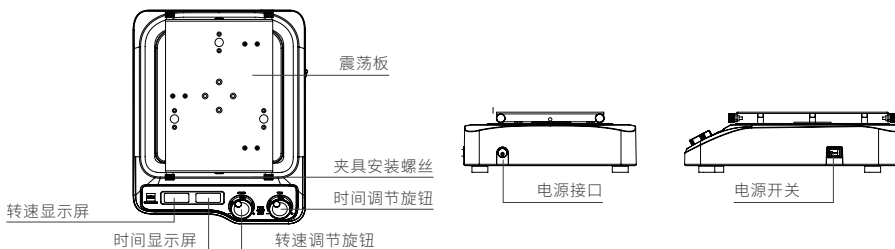

生产商
Producer

莫纳生物科技有限公司
Monad Biotech Co., Ltd.

研发生产基地
R&D and Production Bases

苏州：苏州工业园区杏林街 78 号 13A 栋
武汉：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号 C12 栋

运营中心
Operation Center

上海徐汇区宜山路 700 号
B2 幢 1004 单元

E-mail
Web

support@monadbiotech.com
www.monadbiotech.com



400-928-3698



Simply Discover More
至简致真·探索无限