



## AutoDrip 1 单道分液仪

双泵头 分液广  
高精度 高效率

AutoDrip 1 单道分液仪采用高精度蠕动泵以非接触喷液的方式将液体分装到容器中，适用于各种批量加液实验，以及试剂分装。特殊的双泵头设计，配合 4 种分液管路，可同时满足用户对大体积和小体积液体的分装需求；高精准的分液系统保证了分液的可靠性、一致性；自动持续分液，省时省力，分装与加液更轻松、更高效。

### 仪器特点

#### 分液范围广

一机双泵头，配套 4 种分液管路，分液体积范围推荐 20  $\mu$ L~2000  $\mu$ L

#### 精确度、准确度高



高精度蠕动泵以及性能优良的分液管路，配合双重校准，可使仪器的分液误差更小、孔间差更低，重复性高

#### 兼容多种耗材

可兼容 96 孔板、48 孔板、24 孔板、20 孔板、8 联排、1.5/2.0/5.0 mL 离心管等耗材


#### 快速高效

代替费时费力的传统移液器，提高效率、节省时间

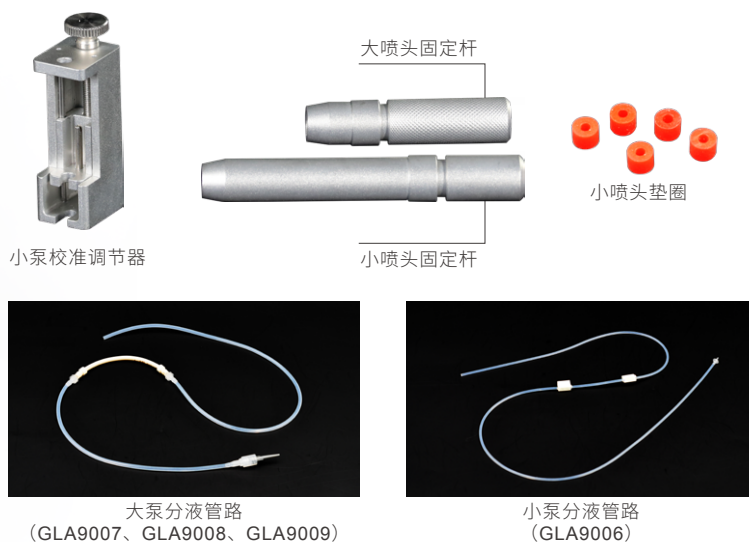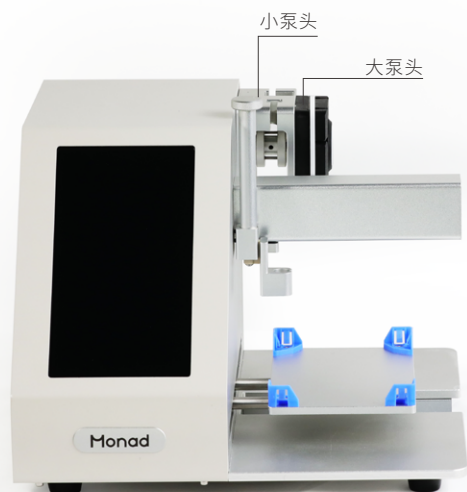

### 应用范围

适用于试剂分装、药物研发、细胞治疗、免疫分析等。

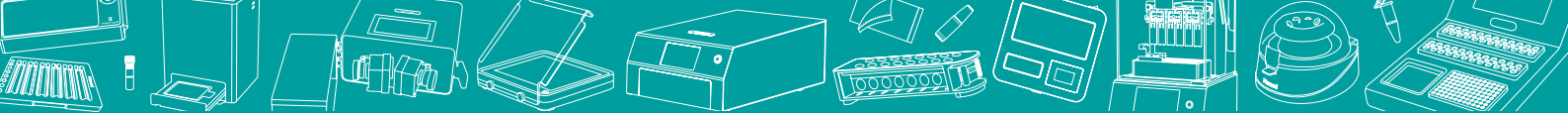

# 配置参数

## 1. 主机参数

货号	GL90101	型号	AutoDrip 1
中文名称	单道分液仪	英文名称	Automatic Dispenser
电源	DC 24 V, 3 A	分液技术	高精度双蠕动泵
喷液方式	非接触性喷液	板位数	1 个
标配分液管路	4 种	加液板型	96 孔板、48 孔板、24 孔板、20 孔板、8 联排、1.5/2.0/5.0 mL 离心管
分液体积范围	推荐 20 $\mu$ L~2000 $\mu$ L	分装液体种类	1 种
分液准确度	误差 < $\pm$ 3.0%	分液精确度	孔间差 < $\pm$ 3.0%
泵速	3 档（高中低）	行速、列速	3 档（高中低）
尺寸	27.6 ( W ) $\times$ 24.2 ( H ) $\times$ 27.8 ( D ) cm	显示屏幕	7 寸 LCD 全彩触摸屏 ( 1024 $\times$ 600 )
重量	6.2 kg		

## 2. 分液管路参数

货号	GLA9006	GLA9007	GLA9008	GLA9009
分液管路	小泵分液管路 (20 $\mu$ L~200 $\mu$ L)	大泵分液管路 (100 $\mu$ L~400 $\mu$ L)	大泵分液管路 (200 $\mu$ L~1000 $\mu$ L)	大泵分液管路 (300 $\mu$ L~2000 $\mu$ L)
适配泵头	小泵头	大泵头	大泵头	大泵头
内径	1.0 mm	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm
分液体积设定步进值	5 $\mu$ L	1 $\mu$ L	1 $\mu$ L	1 $\mu$ L
分液体积范围	20 $\mu$ L~200 $\mu$ L	100 $\mu$ L~400 $\mu$ L	200 $\mu$ L~1000 $\mu$ L	300 $\mu$ L~2000 $\mu$ L
分液精确度	孔间差 < $\pm$ 3.0%	孔间差 < $\pm$ 3.0%	孔间差 < $\pm$ 3.0%	孔间差 < $\pm$ 3.0%
分液准确度	误差 < $\pm$ 3.0%	误差 < $\pm$ 3.0%	误差 < $\pm$ 3.0%	误差 < $\pm$ 3.0%
消毒灭菌	可高压蒸汽灭菌	可高压蒸汽灭菌	可高压蒸汽灭菌	可高压蒸汽灭菌

# 订购信息

货号	名称	描述	规格
GL90101	AutoDrip 1 Automatic Dispenser	单道分液仪	1/set
GLA9001	小喷头固定杆	标配，可单独购买	1/pk
GLA9002	大喷头固定杆	标配，可单独购买	1/pk
GLA9003	小泵校准调节器	标配，可单独购买	1/pk
GLA9004	小喷头垫圈（备用）	标配，可单独购买	5/pk
GLA9006	小泵分液管路（20 $\mu$ L~200 $\mu$ L）	可单独购买	3/set
GLA9007	大泵分液管路（100 $\mu$ L~400 $\mu$ L）	可单独购买	3/set
GLA9008	大泵分液管路（200 $\mu$ L~1000 $\mu$ L）	可单独购买	3/set
GLA9009	大泵分液管路（300 $\mu$ L~2000 $\mu$ L）	可单独购买	3/set
GO01001	试管架（96 孔，0.1/0.2 mL）	兼容 0.1 / 0.2 mL 单管、8 联排、96 孔板，适配单道、八道分液仪，亦可单独使用。尺寸（W $\times$ L $\times$ H）：127.6 $\times$ 85.5 $\times$ 27 mm	1/pk
GO01101	试管架（48 孔，1.5/2.0 mL）	兼容 1.5 / 2.0 mL 离心管、试剂管，连盖类型的需要间隔放置，非连盖类型的可放满 48 个孔，适配单道分液仪，亦可单独使用。尺寸（W $\times$ L $\times$ H）：127 $\times$ 84.5 $\times$ 30 mm	1/pk
GO01201	试管架（20 孔，1.5/2.0 mL）	兼容连盖类型的 1.5/2.0 mL 离心管、试剂管，不兼容非连盖类型，适配单道分液仪，亦可单独使用。尺寸（W $\times$ L $\times$ H）：127.6 $\times$ 85.5 $\times$ 52 mm	1/pk
GO01301	试管架（24 孔，5.0 mL）	兼容连盖 / 非连盖类型的 5.0 mL 离心管、试剂管，适配单道分液仪，亦可单独使用。尺寸（W $\times$ L $\times$ H）：127 $\times$ 84.5 $\times$ 29 mm	1/pk

400-928-3698

莫纳（苏州）生物科技有限公司  
Monad (Suzhou) Biotech Co., Ltd.

E-mail: support@monadbiotech.com  
www.monadbiotech.com



关注莫纳生物公众号  
福利多多



添加好友  
产品答疑 试用 咨询