



MiniPro shake 3 温控振荡器快速操作指南

一、使用说明

- 1. 取出仪器，将温控振荡器固定在工作站上，若搭配适配器使用，将适配器水平放置于温度控制平台上并用螺丝紧固；
- 2. 将串口通讯线的绿色端子插入仪器的 RS-485 通讯端口，USB 端插入上位机控制设备；
- 3. 参照通信协议与上位机建立通信连接；
- 4. 可设置只控温、不振荡或只振荡、不控温，亦可同时振荡控温，温控范围为室温 (+5℃) ~110℃，转速范围为 200~2000 rpm；
- 5. 放置耗材，使夹爪夹紧耗材，开始振荡；
- 6. 停止振荡后，松开夹爪，转移耗材；
- 7. 运行结束后，将电源插头从插座处拔出。

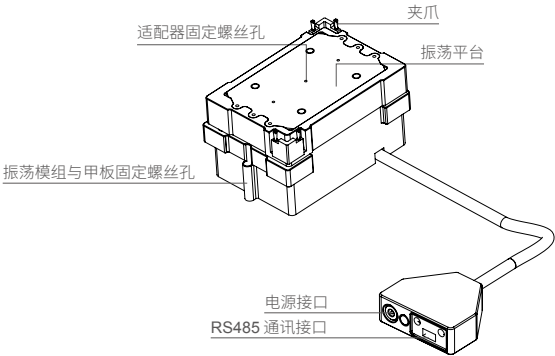

外形结构图

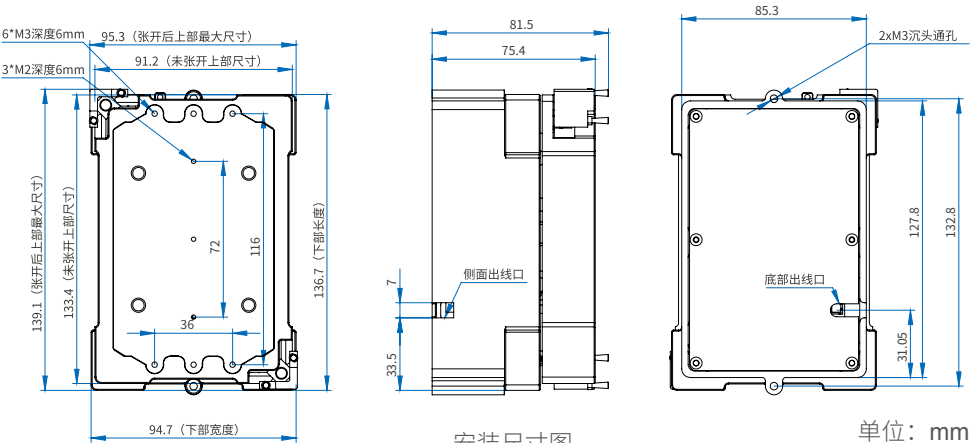

生产商
Producer

莫纳 (苏州) 生物科技有限公司
Monad (Suzhou) Biotech Co., Ltd.

研发生产基地
R&D and Production Bases

苏州：苏州工业园区
杏林街 78 号 13A 栋

E-mail
Web

support@monadbiotech.com
www.monadbiotech.com



400-928-3698



Simply Discover More

至简致真·探索无限